


Astuces de réglage du petit goniomètre

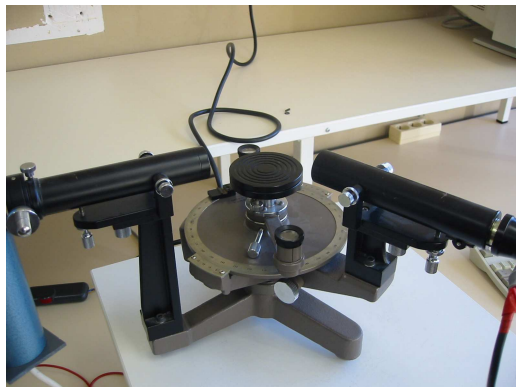

I La lunette



L'oculaire et la monture sont percés. Il faut que les trous soient alignés pour que la lumière atteigne la lame (non amovible) .

Le réglage ne pose ensuite pas de difficultés.

Il est préférable de tourner ensuite l'oculaire, pour occulter le trou latéral

II Le collimateur

La vis (1) bloque la translation : Ne pas la forcer.

La largeur de la fente est mesurée par le petit vernier (2)

A l'opposé du vernier, une tirette (3) permet de régler la hauteur de la fente

